

วิธีการจัดเก็บและการจัดส่งพืชน้ำนมและพืชนาค

ชุดจัดเก็บพืชนาคประกอบด้วย

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1 กล่องบรรจุภัณฑ์ | <input type="checkbox"/> 2 หลอดจัดเก็บแบบปราศจากเชื้อโรค (อย่าเปิดหลอดจนกว่าจะใช้เก็บพืชน) |
| <input type="checkbox"/> 1 กล่องโฟมรักษาอุณหภูมิ | <input type="checkbox"/> 2 ถุงเจล (Gel pack) |
| <input type="checkbox"/> รายละเอียดวิธีการจัดเก็บ | <input type="checkbox"/> 1 ถุงซิปล็อก |

ท่านควรศึกษาวิธีการจัดเก็บอย่างละเอียด

การเตรียมการ

- เก็บชุดจัดเก็บพืชนในสถานที่สะอาดและห่างเมื่อต้องการใช้
- แช่แข็งเจลแพ็ค (Gel Pack) ในตู้เย็นช่องแช่แข็งและแช่แข็งที่ปราศจากเชื้อโรค (UHT) ในตู้เย็น 4°C
- ก่อนถอนพืชนให้ขูดสิ่งสกปรกจากตัวพืชนและทำความสะอาดพืชนด้วย 70% แอลกอฮอล์
- ลักษณะของพืชน้ำนมที่หลุดออกเองหรือถูกถอนต้องเป็นพืชนที่มีช่องเปิดที่ปลายรากพืชน
 - * หากปลายรากพืชนไม่เปิด หรือรากพืชนไม่ละลาย ให้ทันตแพทย์กรอพืชนระหว่างตัวพืชน และรากพืชน โดยกรอให้เกือบขาดจากกัน
- ลักษณะพืชนครวม และ/หรือพืชนาคที่ถูกถอน ควรจะมีลักษณะตัวพืชนอยู่ครบ ในกรณีตัดแบ่งพืชนให้ตัดแบ่งตรงรอยต่อของตัวพืชนและรากพืชน โดยกรอให้เกือบขาดจากกัน จะต้องใส่ทั้งตัวพืชนและรากพืชนลงในหลอดเดียวกันต่อ 1 ชุด กรณีจัดเก็บพืชนหลายชุดในบุคคลเดียวกัน ต้องแยกพืชนแต่ละชุดในหลอดแยกกัน
- นำพืชนที่หลุดออกเองหรือถูกถอนใส่ลงในหลอดสำหรับจัดเก็บพืชน (ไม่เปิดหลอดจนกว่าจะใช้) เทนมจืดที่ปราศจากเชื้อโรคลงไปจนเกือบเต็มหลอด ปิดฝาให้สนิท (โดยใช้ 70% แอลกอฮอล์ เช็ดปากกล่องนมและกรรไกรหรือมีดที่ใช้ตัดให้สะอาด) วางหลอดจัดเก็บพืชนในตู้เย็น 4°C (ห้ามแช่พืชนในช่องแช่แข็งโดยเด็ดขาด)
- กรณีที่ไม่มีหลอดจัดเก็บพืชนให้นำกล่องนมจืด UHT ขนาดเล็ก มาใช้เป็นภาชนะบรรจุแทน โดยดึงที่ปั๊มมูกกล่องออกมา และใช้ 70% แอลกอฮอล์ เช็ดบริเวณมูกกล่องนม และกรรไกรที่เช็ดด้วย 70% แอลกอฮอล์ตัด เทนมออกจากกล่องในปริมาณเล็กน้อย ใส่พืชนลงไป แล้วปิดปั๊มมูกกล่องนม พร้อมติดเทป เพื่อให้ปิดสนิท จัดเก็บในตู้เย็น 4°C หรือกล่องที่มีเจลแพ็คแช่แข็ง เพื่อดำเนินการจัดส่งต่อมาที่ห้องปฏิบัติการ
- ทำการกรอรายละเอียดข้อมูลในใบนำส่งให้ครบถ้วน

โทรแจ้ง บริษัท ไบโอ เอ็ม เอส ซี จำกัด หมายเลข 02-6320043-44 เพื่อมารับพืชน หรือส่งโดย EMS หรือ FedExมายังห้องปฏิบัติการโดยตรงตามที่อยู่ด้านบน

การบรรจุและการจัดส่ง

- วางหลอดจัดเก็บพืชนในถุงซิปล็อก ที่มีเจลแพ็คแช่แข็งไล่อากาศออกให้มากที่สุด ปิดปากถุงซิปล็อก
- นำถุงที่บรรจุเรียบร้อยแล้วใส่ลงในกล่องโฟม
- วางเอกสารทั้งหมดลงบนด้านบนของกล่องโฟมและปิดด้วยฝากล่องโฟม
- ตรวจเช็คให้เรียบร้อย นำใส่ในกล่องบรรจุภัณฑ์ปิดกล่องให้สนิทพร้อมจัดส่ง หรือโทรแจ้ง บริษัท ไบโออีเดน เอเชีย จำกัด ส่งคนมารับโดยตรง

